




掌上离心机


目录号：CWMini-5K

产品内容：主机×1，塑料转子及配套适配器×2

CWMini-5K

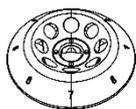

A8-2P

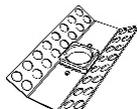

A4-PCR8



SA02P2



SA05P2


安装说明

1. 打开包装并将离心机置于坚固的平整表面（如实验台）上。
2. 确保良好的工作环境，环境温度为15 °C至25 °C。
3. 防止离心机暴露于阳光直射或温度高于30 °C
4. 将本机与其他物体保持距离> 10cm，以确保通风良好。
5. 请将离心机远离热源或水（液体）和化学操作。

转子安装

1. 确保离心机室清洁干燥。
2. 检查转子状况，确保没有发现腐蚀痕迹或发丝裂纹损坏。
3. 将转子小心地插入电机主轴的顶部（CWMini-5K），并正确固定（手紧）。
4. 检查转子是否固定好。
5. 小心装入样品试管，不能有液体溢出。
6. 将样品试管平衡配置在转子上。

CWMini-5K

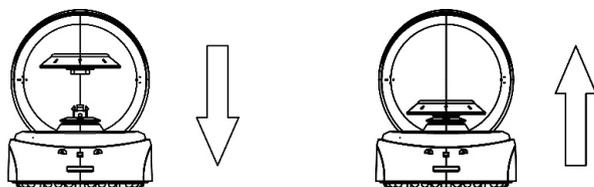

使用方法

1. 使用位于设备背面的电源开关打开电源。
2. 打开盖子，将装载样品的离心管对称放置在转子上。
3. 关闭离心机盖，并自动旋转。
4. 关闭电源，转子将逐渐停止旋转。
5. 打开盖子，取出离心管。

本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及其他用途