



## Uracil-N-Glycosylase (UNG) 尿嘧啶-N-糖基化酶 (UNG)

目录号：CW0951S (200 U)  
CW0951M (1000 U)  
CW0951L (10000 U)

保存条件：-20°C

### 产品内容

Component	CW0951S 200 U	CW0951M 1000 U	CW0951L 10000 U
Uracil-N-Glycosylase (UNG), 1 U/μL	200 μL	1 mL	10 mL

## 产品简介

尿嘧啶-N-糖基化酶（UNG酶）也称为尿嘧啶DNA糖基化酶（UDG酶），通过大肠杆菌表达纯化的重组酶，该蛋白分子量为25kD，可催化含尿嘧啶的单链和双链DNA释放游离尿嘧啶，并且对RNA无活性，主要应用于防止PCR扩增产物的污染。该酶作用机理为：在PCR反应中以dUTP代替dTTP，扩增产物片段中的T全部被U取代，形成了含dU碱基的PCR扩增产物。UNG酶能选择性断裂单链和双链DNA中U碱基的糖苷键，降解反应体系中含U的DNA，有效消除PCR产物的残留污染，大大降低扩增产物污染导致的假阳性，从而保证扩增的特异性和准确性。

## 单位定义

37°C，60分钟内催化1 nmol尿嘧啶，从含尿嘧啶的DNA上释放所需要的酶量定义为一个单位。

## 质量控制

SDS-PAGE检测纯度大于95%；经检测无核酸内、外切酶活性。

## 注意事项

1. UNG长期储存(非频繁使用；每月少于3次)请置于-70°C保存，每天或每周使用请于-20°C保存。尽量避免反复冻融，大包装建议分装使用。
2. UNG可以在PCR反应前先清除不慎污染的U-DNA分子，一个实验室必须在所有的PCR反应中使用dUTP作为dNTP之一，使所有扩增产物都成为U-DNA。如单用于某个检测，T-DNA仍会积累，此抗污染系统也难以起到完全的作用。
3. UNG/dUTP系统是PCR试剂内部的一种防污染措施，为了防止PCR产物的污染，尤其是在临检实验室中反复放大同一片段时，必须严格规范实验室的划分和操作。

## 操作步骤

以下举例为Taq反应体系防止PCR产物污染的使用方法，实际应用可应根据具体实验进行改进和优化。

### 1. PCR反应体系

试剂	50 $\mu$ L反应体系	终浓度
Taq PCR Buffer, 10 $\times$	5 $\mu$ L	1 $\times$
dATP, 10 mM	1 $\mu$ L	200 pM
dGTP, 10 mM	1 $\mu$ L	200 pM
dCTP, 10 mM	1 $\mu$ L	200 pM
dTTP, 10 mM	0.5 $\mu$ L	100 pM
dUTP, 10 mM	1 $\mu$ L	200 pM
Forward Primer, 10 pM	1 $\mu$ L	0.2 pM
Reverse Primer, 10 pM	1 $\mu$ L	0.2 pM
Template DNA	X $\mu$ L	
Taq DNA Polymerase, 5 U/ $\mu$ L	0.5 $\mu$ L	2.5 U/50 $\mu$ L
Uracil-N-Glycosylase (UNG), 1 U/ $\mu$ L	0.2 $\mu$ L	0.2 U/50 $\mu$ L
ddH <sub>2</sub> O	up to 50 $\mu$ L	

### 2. 反应条件

步骤	温度	时间	
UNG消化	37 $^{\circ}$ C-50 $^{\circ}$ C	5-10 min	
预变性	95 $^{\circ}$ C	10 min	
变性	94 $^{\circ}$ C	30 s	} 30-40 个循环
退火	55-65 $^{\circ}$ C	30 s	
延伸	72 $^{\circ}$ C	1 kb/min	
终延伸	72 $^{\circ}$ C	5 min	

注意：通常将Taq酶与UNG酶按一定的比例加入PCR反应体系中，先于37 $^{\circ}$ C-50 $^{\circ}$ C范围内消化5-10分钟，然后95 $^{\circ}$ C 10分钟灭活，(同时这一步也达到预变性和热启动的效果)，随后进行PCR扩增。UNG酶的反应可以在37 $^{\circ}$ C-50 $^{\circ}$ C，5-10分钟的范围变化，可以根据实验的需要进行调整。