



## RNase and DNA Remover

### RNA酶和DNA清除剂

目录号：CW3141S (250 mL)

保存条件：4-30°C

#### 产品内容

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Component             | CW3141S<br>250 mL |
| RNase and DNA Remover | 250 mL            |

#### 产品简介

本产品是一种高效的 RNase灭活及DNA清洁剂。它含有多种成分, 能高效灭活玻璃和塑料表面、空气中的RNase和DNA污染, 保障工作环境的清洁。经 RNase 和DNA清除剂清洗过的容器、实验台面、枪头、移液枪、电泳槽等等, 可确保不含RNase和DNA 污染。

## 实验前准备及重要注意事项

1. RNase和 DNA 清除剂可直接使用，请勿稀释，稀释后会降低灭活效力。
2. 操作人员在使用 RNase和 DNA 清除剂过程中要戴手套，避免皮肤直接接触。使用喷雾瓶时请戴口罩并在通风橱等通风环境下进行，以防对人产生刺激。

## 操作步骤

1. 用RNase and DNA Remover处理工作平台  
直接将RNase and DNA Remover喷于台面，待其自然晾干。
2. 用RNase and DNA Remover处理实验仪器  
用浸有 RNase and DNA Remover 吸水纸擦拭仪器表面，10 min后，蒸馏水擦洗干净。
3. 用RNase and DNA Remover处理玻璃和塑料器皿  
将器皿浸泡在RNase and DNA Remover 溶液中或将RNase and DNA Remover 溶液喷洒在器皿表面，10 min后，蒸馏水擦洗干净，倒立晾干后备用。如处理离心管，可直接将RNase and DNA Remover 溶液加入离心管中，进行涡旋震荡，静置10 min,离心后去除RNase and DNA Remover 溶液，蒸馏水冲洗两次，晾干后备用。
4. 用RNase and DNA Remover处理移液枪  
根据生产厂家的使用手册卸下移液枪的前端，留下接口塞和圈套后将其浸泡在RNase and DNA Remover中，10 min后，蒸馏水擦洗干净，晾干，将移液枪按使用手册组装好。
5. 用RNase and DNA Remover处理实验室内空气  
将RNase and DNA Remover 喷洒在空气中，喷洒时注意戴好口罩、手套等防护用品，喷洒后请离开现场。若不慎入眼，请立即用清水冲洗或就医。