



Western Antibody Dilution Buffer

Western抗体稀释液

Cat. No. CW2340

产品简介

在蛋白印迹(Western Blot, WB)实验中,一抗和二抗通常需要适当稀释使用。本产品可用于蛋白印迹时抗体的稀释和配制,稀释和配制的一抗或二抗可以在2-8℃保存和使用不少于1周,可以反复2-3次用于蛋白印迹,节约您宝贵的抗体。本产品仅用于WB实验中的抗体和标记物的稀释。

保存条件

2-8℃

产品内容

Component	CW2340S 100 mL
Western Antibody Dilution Buffer	100 mL

注意事项

- 1. 本产品属蛋白制剂，室温放置过久易导致蛋白的降解和活性丧失。
- 2. 为了能使抗体可以反复多次使用，建议尽量在2-8℃进行一抗和蛋白膜的结合反应，以减缓一抗的衰减速度。
- 3. 本产品含防腐剂，为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

操作步骤

- 1. 临用取出本产品，颠倒数次以混匀，取适量用于抗体稀释。一抗和二抗的稀释比例请参照厂家使用说明。
- 2. 一次实验结束后，可以回收抗体稀释液，2-8℃保存，一周内可用于下次的WB。

本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及其他用途