

微信订购: 扫一扫右侧二维码

网站订购: www.cwbio.com 服务热线: 4006-222-360



版本号: 01/2021

ProteinShow-G250 Protein Stain Reagent ProteinShow-G250蛋白快速染色试剂

目录号: CW0023S (250 ml)

CW0023M (1000 ml)

保存条件: 室温

产品内容

Component	CW0023S	CW0023M
	250 ml	1000 ml
ProteinShow-G250 Protein Stain Reagent	250 ml	2×500 ml

产品简介

该产品是基于考马斯亮蓝-G250染料的SDS-PAGE凝胶的快速蛋白染色试剂。灵敏度高,最低可检测到20 ng蛋白。染色过程简单,快速,染色后直接水洗,即可产生清晰背景。


注意事项

- 1. 若要获得最佳的脱色效果,可多次重复脱色步骤或在去离子水中脱色过夜。
- 2. 将凝胶加入染色液后加热至沸腾,继续在脱色摇床上摇动5分钟,可增强染色效果。
- 3. 本产品可重复使用2-3次,染色效果会随使用次数增加有所减弱。
- 4. 本产品有轻微腐蚀性,请带手套操作。

操作步骤

- 1. 将电泳后的 PAGE 胶取出放入容器中,加入适量纯水(以充分覆盖PAGE 胶为宜),加热至沸腾后停止,弃去液体。
- 2. 加入适量快速染色液(液面覆盖凝胶即可),加热至沸腾后停止,弃去染色液。
- 3. 加入适量蒸馏水,加热至沸腾后停止,倾去蒸馏水,重复此步骤脱色至背景清晰。

实验图例

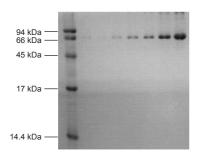

使用ProteinShow-G250蛋白快速染色试剂 对SDS-PAGE染色后,不同浓度蛋白染色结果

本产品仅供科研使用,请勿用于临床诊断及其他用途

技术支持: service@cwbiotech.com

网址: www.cwbio.com