

微信订购: 扫一扫右侧二维码

网站订购: www.cwbio.com 服务热线: 4006-222-360



版本号: 09/2023

SuperPro Multiplex PCR Mix (UNG)

目录号: CW3370S (1 mL) CW3370M (5 ml)

保存条件: -30~-15℃,尽量避免反复冻融。

产品内容

Component	CW3370S 1 mL	CW3370M 5 mL
2.5×SuperPro Multiplex PCR Mix (UNG)	1 mL	5 mL
ddH₂O	1 mL	5 mL

产品简介

SuperPro Multiplex PCR Mix (UNG) 是一款适用于各种类型多重PCR的预混体系,浓度为2.5×,包含DNA聚合酶、UNG酶、PCR Buffer、dNTPs、Mg²+以及增强剂等成分。

SuperPro Multiplex PCR Mix (UNG) 包含的DNA聚合酶是一种经基因工程改造的重组酶,具有5'→3'DNA聚合酶活性,无5'→3'外切酶活性; DNA聚合酶经过新型抗体修饰,为抗体修饰热启动酶,具有高效扩增效率,同时具有激活时间短、扩增能力强、灵敏度高等优良特点。本产品中引入了dUTP/UNG防污染系统,可有效去除PCR产物的残留污染,大大降低了由于扩增产物污染而导致的假阳性。

SuperPro Multiplex PCR Mix (UNG) 适用于防污染多重PCR反应,如微卫星分析、基因分型、SNP检测等。

注意事项

- 1. 使用前请在本品完全融化后上下颠倒轻轻混匀,并经短暂离心后使用。
- 2. 避免反复冻融本品,反复冻融可能使产品性能下降,建议分装保存。

使用方法

以下举例为常规PCR反应体系和反应条件,实际操作中应根据具体用途、模板、引物结构、目的片段大小和扩增效果不同进行相应的改进和优化。

- 1. 将2.5×SuperPro Multiplex PCR Mix (UNG) 、Primer Mix、模板融化并置于冰上 备用。
- 2. PCR反应体系

试剂	25 µL体系	50 µL体系	终浓度
2.5×SuperPro Multiplex PCR Mix (UNG)	10 µL	20 µL	1×
Primer Mix	ΧμL	ΧμL	
Template DNA	ΧμL	XμL	
ddH₂O	Up to 25 µL	Up to 50 µL	

注意:

引物设计时,应尽量减小各引物的Tm间的差值,差值尽量控制在5℃以内。扩增效率不高的情况下,可提高引物浓度;发生非特异性扩增时,可降低引物浓度,由此优化反应体系。为达到最优扩增效果,建议引物混合物使用前涡旋震荡10 s短暂离心后使用。

- 3. 混匀,短暂离心,将溶液收集到管底。
- 4. PCR反应程序

步骤	温度	时间	循环
UNG消化	50℃	2-10 min	1
预变性	95℃	30 s-5 min ¹⁾	1
变性	95℃	10 s	
退火	55-65°C²)	30 s	30-40
延伸	72 ℃	1 kb/min	
终延伸	72 ℃	5 min	1

注意:

- 1)本产品95℃预变性30s即可使酶激活;复杂模板可将预变性时间延长至5min。
- 2)一般实验中退火温度比扩增引物的熔解温度Tm低5℃,无法得到理想的扩增效率时,适当降低退火温度;发生非特异性反应时,提高退火温度,由此优化反应条件。

本产品仅供科研使用,请勿用于临床诊断及其他用途